

لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را با دقت خوانده و موارد ضروری را بخاطر بسپارید.

اطلاعات کاربردی:

گارانتی..... صفحه ۳
اقلام همراه دستگاه..... صفحه ۴
موارد ایمنی..... صفحه ۴
شناسنامه دستگاه..... صفحه ۵

نصب و راه اندازی:

نصب دستگاه صفحه ۶
پنل کنترلی..... صفحه ۷

کاربری:

دستورالعمل استفاده صفحه ۸

پیش از هرچیز از شما برای انتخاب این محصول سپاسگزاریم.

گارانتی

جهت رجوع در آینده:

ما پیشنهاد میکنیم اطلاعات زیر را یادداشت نمایید تا از هرگونه تعمیرات خارج گارانتی در دوره گارانتی دستگاه جلوگیری شود.

شماره سریال دستگاه:

KAVOSH TEB

Model: BSC-L130

S/N: BSC130XXXXX

Voltage: 220_230V AC 50_60Hz 1.8A

Class/Type: Class II / Type A2

tel.: +9821 65536644

www.kavoshtebco.ir

Made in IRAN

تاریخ خرید:

تاریخ اتمام گارانتی:

شرایط گارانتی:

دستگاه مذکور از تاریخ تحویل به مدت ۱ سال شامل گارانتی است.

در صورت بروز موارد زیر دستگاه از گارانتی خارج میگردد:

- ۱- مخدوش شدن برچسب گارانتی یا باز کردن هر یک از قطعات دستگاه.
- ۲- وارد کردن ضربه به دستگاه.
- ۳- نفوذ آب به قسمت‌های الکترونیکی داخلی دستگاه.
- ۴- نوسانات برق.
- ۵- سوراخ شدن و آسیب دیدن فیلترها.
- ۶- پلکسی و شیشه ها و لامپها شامل گارانتی نمی باشند.

اقلام همراه دستگاه			
موجود است؟	تعداد/مقدار		
	۱ جلد	دفترچه دستورالعمل استفاده از دستگاه	۱
	۱ برگ	اسناد سنجش کیفی دستگاه	۲
	۲ برگ	گواهینامه های فیلترها	۳
توضیحات:			

موارد ایمنی



در حمل دستگاه احتیاط لازم را بکار بگیرید تا از آسیب های جدی به افراد جلوگیری گردد.



جهت جلوگیری از انتقال هرگونه شوک الکتریکی، دستگاه را صرفا به پریز ارت دار متصل نمایید. و از انجام تعمیرات خودسرانه پرهیز نمایید.



از قراردادن اشیاء در زیر شیشه ی متحرک خودداری نمایید.



پیش از روشن کردن فن دستگاه از نظافت کامل محیط و دستگاه مطمئن شوید.



از ورود آب و سایر مایعات به داخل قسمت های برقی و فیلتر دستگاه جلوگیری کنید.



هرگز زیر هود از شعله مستقیم استفاده ننمایید.



از ورود قطعات سبک و کوچکتر از ۱۰ میلیمتر به داخل کانال هوا جدا جلوگیری نمائید.



در تمیزکاری بدنه و شیشه ها هرگز از مواد اسیدی و خورنده مانند آب اکسیژنه استفاده ننمائید.



از قرار دادن اجسام سنگین (> ۲۰ کیلوگرم) بر روی سینی دستگاہ خودداری نمائید.

شناسنامه دستگاہ:

BSC-130L	مدل
Class II / Type A2	نوع / کلاس
1400rpm - 1650 CFM Smart 3Speed	نوع فن
Hepa H14 1220mmx610mmx70mm	نوع فیلتر اصلی
Hepa H14 300mmx300mmx70mm	نوع فیلتر آگزاست
1320(W)x900(D)x2100(H) mm	ابعاد
220 kg	وزن تقریبی
Electrostatically Coated Metal	جنس بدنه
Stainless Steel 304L	جنس سینی
UVC 254nm 30W L=90cm	لامپ فرابنفش
LED 3000K 100cm 3000lmn	روشنایی
Filter & UV Counter with Exp. Alarm UV Sterilization cycle 30'	برنامه ها
PLC Siemens TDE12/24	کنترلر
220V AC 50-60Hz	ولتاژ ورودی
420 W	توان مصرفی

نصب دستگاه:

دستگاه را در محل مناسب قرار دهید. محل نصب می بایست دارای رطوبت کمتر از ۶۰ درصد، و از نظر پارتنیکل و غبار در وضعیت مطلوب باشد. ارتفاع سقف حداقل باید ۲۳۰ سانتی متر باشد. قفل چرخها را بزنید و دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید.

پنل کنترلی:


۴ بالا بردن شیشه

۵ پایین آوردن شیشه

۱ نمایشگر

۲ روشنایی کابین/استارت سیکل استریل فرابنفش

۳ فن

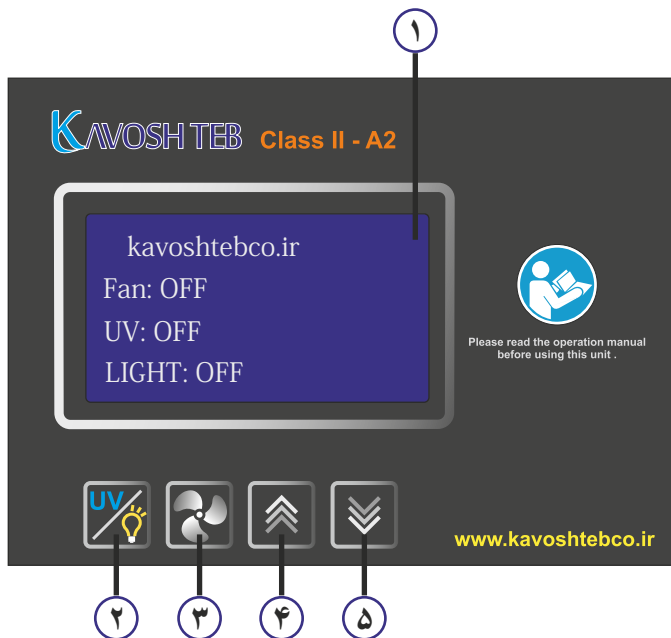

دستورالعمل استفاده:

KAVOSH TEB
TEL : 021-65536644
LOADING ...

ابتدا کلید اصلی Power را فشار دهید و منتظر بمانید تا دستگاه روشن شود.

kavosh-tebco.ir
Filter: 0000Hr
UV Life: 0000Hr

با ظاهر شدن صفحه ی روبرو، مجموع کارکرد فیلترهای هپا و لامپ فرابنفش نمایش داده می شود.

عمر مفید فیلتر: ۳۰۰۰ ساعت
عمر مفید لامپ فرا بنفش: ۴۰۰۰ ساعت
با فشردن هر یک از کلیدها، دستگاه وارد منوی کنترل می شود.

ALARM:
FILTER IS
EXPIRED

در صورت اتمام عمر فیلتر پس از هربار روشن کردن دستگاه این پیغام ظاهر می شود و اخطار صوتی به گوش می رسد. این اخطار تا زمان تعویض فیلتر و ریست کردن کنترور ظاهر می گردد.

ALARM:
UV LIFE IS
EXPIRED

در صورت اتمام عمر لامپ فرابنفش پس از هربار روشن کردن دستگاه این پیغام ظاهر می شود و اخطار صوتی به گوش می رسد. این اخطار تا زمان تعویض لامپ و ریست کردن کنترور ظاهر می گردد.

ALARM:
FILTER TIMER
IS RESET



پس از تعویض فیلترها، با نگه داشتن دکمه به مدت ۲۰ ثانیه کنتور فیلتر ریست و پیغام روبرو نمایش داده می شود.

ALARM:
UV LAMP TIMER
IS RESET



پس از تعویض لامپ فرابنفش، با نگه داشتن دکمه به مدت ۲۰ ثانیه، کنتور UV ریست و پیغام روبرو نمایش داده می شود.

kavoshtebco.ir
Fan: ON
UV: OFF
LIGHT: OFF




برای روشن کردن فن دکمه را بفشارید.
برای خاموش کردن فن مجدداً همان دکمه را بفشارید.

kavoshtebco.ir
Fan: OFF
UV: OFF
LIGHT: ON



برای روشن کردن LED کابین دکمه را بفشارید.
برای خاموش کردن LED مجدداً همان دکمه را بفشارید.

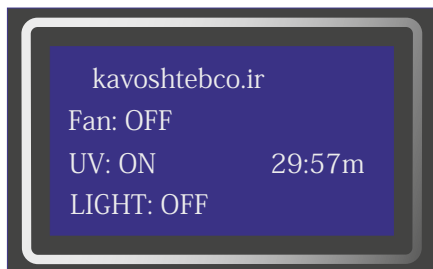

برای استارت سیکل استریل با **UV** ، ابتدا درب را ببندید، سپس دکمه  را بفشارید و ۳ ثانیه نگاه دارید. دستگاه بمدت ۳۰ دقیقه لامپ فرابنفش و فن را روشن می کند تا استریلیزاسیون کابین و کانال هوا انجام پذیرد. زمان باقیمانده ی سیکل بر روی نمایشگر قابل مشاهده می باشد. برای کنسل کردن دکمه را مجدداً ۳ ثانیه نگاه دارید.

اگر در هنگام استارت سیکل استریل درب هود باز باشد، دستگاه اخطار صوتی میزند و روی نمایشگر پیغام روبرو ظاهر میشود، و پس از ۲۰ ثانیه درب بصورت اتوماتیک بسته می شود و سیکل آغاز می گردد.

در صورت باز کردن درب حین سیکل استریل، لامپ **UV** بطور اتوماتیک خاموش شده و با بستن درب، مجدداً روشن می گردد.



برای باز و بسته کردن هود از دکمه های استفاده نمایند.

در صورتی که درب بیش از ۲۰ سانتی متر باز شود دستگاه ۳۰ ثانیه آلام میزند و پیغام روبرو را نمایش می دهد.

در صورت بروز هرگونه مشکل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰ ۲۱ ۶۵۵۳۶۶۴۴

KAVOSH TEB

www.kavoshtebco.ir